

PROCEDURE POUR DESACTIVER LA BATTERIE 12V

1. DANS L'IMAGE A SUIVRE (FIGURE "A") LE SYMBOLE ROUGE INDIQUE LA PRESENCE DE LA BATTERIE DE SECOURS. EN JAUNE LES TOUCHES A UTILISER POUR DEACTIVER LA BATTERIE:
1-TOUCHE "MUTE" 2-TOUCHE "INFO"



2. POUR DEACTIVER LA BATTERIE APPUYER, TOUT D'ABORD LA TOUCHE 1 ET ENSUITE LA TOUCHE 2 (FIGURE "B"). MAINTENIR LES TOUCHES ENFONCEES JUSQU'A CE QUE LE SYMBOLE BATTERIE DISPARAISSE (FIGURE "C")



3. POUR ACTIVER LA BATTERIE FAIRE LA MEME PROCEDURE.