

7 - DIAGNOSTIC

Ci-après quelques simples conseils si des problèmes se produisent. Si le problème disparaît après l'application de l'opération suggérée, l'opérateur peut continuer à utiliser le réfrigérateur. Dans le cas contraire, il doit contacter le service après-vente.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas	Sélecteur sur l'arrière de l'enceinte sur OFF (prise IEC) Pas de tension Autres	Sélecteur sur ON Vérifier la fiche, la prise, les fusibles, le circuit électrique Contacter le SAV
Le groupe de froid ne démarre pas	Température programmée atteinte Dégivrage en cours (DEF sur l'écran) Panneau de commande en panne Autres	Programmer une autre température Attendre la fin du cycle, puis éteindre et rallumer Contacter le SAV Contacter le SAV
Le groupe de froid fonctionne sans arrêt, mais il n'atteint pas la température programmée	Local trop chaud Condenseur sale Fluide frigorigène insuffisant Arrêt du ventilateur condenseur Étanchéité insuffisante au niveau des portes Évaporateur totalement givré Vanne de dégivrage ouverte	Aérer plus Nettoyer le condenseur Contacter le SAV Contacter le SAV Vérifier les joints/la position de la marchandise Dégivrage manuel Contacter le SAV
Présence d'eau ou de glace dans l'égouttoir	Évacuation bouchée Appareil pas de niveau	Nettoyer la bonde et l'évacuation Voir paragraphe 2.2