

PARAMETRES A MODIFIER SELON L'UTILISATION

PARAMETRE	DESCRIPTION	MODE
T01	LANGUE	ITALIANO - ENGLISH- FRANCAIS POLSKI ESPAGNOL PORTUGUESE
T02	LECTURE	0=°C 1=°F
T03	BATTERIE DE SECOUR	0= NON 1=OUI
T04	GSM	0= NON 1=OUI
T05	ETHERNET	0= NON 1=OUI
T06	TYPE D'APPAREIL	0=TEMP.POSITIVE 1=TEMP.NEGATIVE
T07	TYPE DE DEGIVRAGE	1= GAZ CHAUD (AF70-140 -20°C) 2=RESISTENCE (SB10B -20°C) 3=A TEMPS (AUCUN MODELE) 4=A TEMPS+VENTILE (TOUS LES +4°C) 5= DESA CTIVE
T08	FIN DEGIVRAGE	1= A TEMPS 2= SELON SONDE S2 (SONDE EVAPORATEUR
T09	SONDE EVAPORATEUR (S2)	0=NON 1=OUI (SEULEMENT POUR CONGELATERUS SB10B-AF70B-AF140B)
T10	FONCTION SONDE EVAPORATEUR	1= DEGIVRAGE (SI PARAMETRES T08-T09 SONT ACTIFS)
T11	SONDE CONDENSEUR	0=PAS PRESENTE 1=PRESENTE
T12	SECURITE	0=NON ACTIVE 1=ACTIVE
T13	FUSIBLES	10,0
T14	TYPE DE GAZ	R404A
T15	QUANTITE GAZ	VALEUR EN KG (EXEMPLE 0,250)